

TMB 终止液 650 TMB Stop Solution 650

TMB Stop Solution 650 用于终止 TMB 底物显色反应，终止后的反应产物为蓝色，OD 值稳定，适合读取 650nm 吸光度。本产品不含 SDS，可避免终止后溶液变色、浑浊或沉淀，亦不会出现终止后的 OD 值逐渐下降，因此检测结果更加准确。

目录号 Art.: STTB

包装规格 Package size: 500mL/ 1000mL

pH 值 pH value: 5.0-7.0

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: RT

应 用 Application: ELISA

用法说明 Instruction:

ELISA 显色终止步骤:

1. 显色: 各孔加入 TMB 显色液 100 μ L，孵育一定时间，溶液逐渐变蓝。
2. 终止: 加入 TMB 终止液 650 各 100 μ L，终止后，溶液颜色不变。
3. 检测: 用酶标仪检测 OD₆₅₀ 或 OD_{650/492}。

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!