

HRP 酶稳定剂 (powder) HRP Stabilizer powder

HRP Stabilizer powder 为干粉形式，含有多种 HRP 酶协同稳定剂，用于自行配制 HRP 稀释液，所配制的酶标工作液可长期在 2-8℃ 稳定保存。HRP 酶稳定剂 powder 对 HRP 及其结合物均有优越的稳定作用，该试剂与低浓度 (1-2 mg/ml) 牛血清白蛋白 (BSA) 协同使用，稳定性更佳。

目录号 Art.: HRPP-0100

包装规格 Package size: 100g

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: 2-25℃

应 用 Application:

ELISA / Chemiluminescence / Western blot / Microarray / IHC : 配制 HRP 酶标二抗稀释液使用。

用法说明 Instruction:

该产品为干粉，使用终浓度范围为 0.1%-0.5% (w/v)，一般 0.2% 即可，如将 2g HRP Stabilizer powder 加入到 1L 缓冲液中。

本产品与大多数常用缓冲体系 (如 PBS、Tris、MOPS、MES、Borate、HEPES 等) 相容，与 1-2 mg/mL BSA 共同使用效果更佳。

按照用户自定的稀释比例，稀释 HRP 偶联物至工作浓度，建议测试不同 HRP 结合物的适用性。

相关产品 Related products:

Noise Eliminator[™] 系列阻断剂 :

干扰消除稀释液 (无蛋白) | Protein-free Noise Eliminator[™]

干扰消除稀释液 TRIS | Noise Eliminator[™] TRIS

干扰消除稀释液 PBS | Noise Eliminator[™] PBS

5×干扰消除剂 | 5× Noise Eliminator[™]

Durastab[™] 系列蛋白稳定剂 :

包被板稳定剂 | Coating Plate Stabilizer

抗体稳定剂 | Antibody Stabilizer

AP 稳定剂 | AP Stabilizer

Durablock[™] 系列 ELISA 封闭液

Protein-free 封闭液 | Protein-free Blocking Solution

Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution

Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution

BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

Durablot[™] 系列 Western blot 封闭液

10×酪蛋白封闭液 TRIS | 10× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 TRIS | 5× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 PBS | 5× Casein Blocker PBS

10× 脱脂奶粉封闭液 | 10× Milk Blocker

无蛋白封闭液 | Protein-free Blocker

Durastab[™] 系列显色底物

单组份 BCIP/NBT 显色液

单组份 TMB ELISA 底物

单组份 TMB 膜底物

pNPP 底物

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物！