

TMB 终止液 650
TMB Stop Solution 650

TMB Stop Solution 650 用于终止 TMB 底物显色反应，终止后的反应产物为蓝色，OD 值稳定，适合读取 650nm 吸光度。本产品不含 SDS，可避免终止后溶液变色、浑浊或沉淀，亦不会出现终止后的 OD 值逐渐下降，因此检测结果更加准确。

目录号 Cat no: STTB-0050/ 0125/ 0250/ 0500/ 1000

包装规格 Package size: 50mL/ 125mL/ 250mL/ 500mL/ 1000mL

pH 值 pH value: 7.5-11.5

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: RT

应 用 Application: **ELISA**

用法说明 Instruction:

ELISA 显色终止步骤：

1. 显色：各孔加入 TMB 显色液 100 μ L，孵育一定时间，溶液逐渐变蓝。
2. 终止：加入 TMB 终止液 650 各 100 μ L，终止后，溶液颜色不变。
3. 检测：用酶标仪检测 OD₆₅₀ 或 OD_{650/492}。

相关产品 Related products:

Noise Eliminator™ 系列阻断剂 :

干扰消除稀释液 (无蛋白) | Protein-free Noise Eliminator™

干扰消除稀释液 TRIS | Noise Eliminator™ TRIS

干扰消除稀释液 PBS | Noise Eliminator™ PBS

5×干扰消除剂 | 5× Noise Eliminator™

Durastab™ 系列蛋白稳定剂 :

包被板稳定剂 | Coating Plate Stabilizer

抗体稳定剂 | Antibody Stabilizer

HRP 稳定剂 | HRP Stabilizer

AP 稳定剂 | AP Stabilizer

Durablock™ 系列 ELISA 封闭液

Protein-free 封闭液 | Protein-free Blocking Solution

Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution

Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution

BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

Durablot™ 系列 Western blot 封闭液

10×酪蛋白封闭液 TRIS | 10× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 TRIS | 5× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 PBS | 5× Casein Blocker PBS

10× 脱脂奶粉封闭液 | 10× Milk Blocker

无蛋白封闭液 | Protein-free Blocker

Durastab™ 系列显色底物

单组份 BCIP/NBT 显色液

单组份 TMB ELISA 底物

单组份 TMB 膜底物

pNPP 底物

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物！