

DurastabTM AP 稳定剂 AP Stabilizer

DurastabTM AP Stabilizer 为碱性磷酸酶（AP）酶标稀释液/稳定剂，用于稀释 AP 偶联物，配制为酶标工作液长期在 2-8℃稳定保存。

目录号 Cat no: APST

包装规格 Package size: 125mL/ 500mL/ 1000mL/ 5000mL，定制更大规格

缓冲液 Buffer: MOPS

pH 值 pH value: 6.3±0.4

蛋白质 Protein: BSA

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: 2-8℃

应 用 Application:

ELISA/Chemiluminescence: 稀释 AP 标记的检测抗体使用。

Westernblot/Microarray/IHC: 作为 AP 酶标二抗稀释液使用。

用法说明 Instruction:

DurastabTM AP Stabilizer 为即用型稀释液，请在室温平衡，摇匀后使用。

按照用户自定的稀释比例，稀释 AP 偶联物至工作浓度。

建议测试不同反应体系的适用性。

相关产品 Related products:

Noise Eliminator™ 系列阻断剂:

干扰消除稀释液 (无蛋白) | Protein-free Noise Eliminator™

干扰消除稀释液 TRIS | Noise Eliminator™ TRIS

干扰消除稀释液 PBS | Noise Eliminator™ PBS

10×干扰消除剂 | 10× Noise Eliminator™

Durastab™ 系列蛋白稳定剂:

板稳定剂 | Ultra Plate Sealer

抗体稳定剂 | Antibody Stabilizer

HRP 稳定剂 | HRP Stabilizer

包被微球稳定剂 | Beads Stabilizer

Durablock™ 系列 ELISA 封闭液

Protein-free 封闭液 | Protein-free Blocking Solution

Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution

Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution

BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

Durablot™ 系列 Western blot 封闭液

10× 酪蛋白封闭液 TRIS | 10× Casein Blocker TRIS

5× 酪蛋白封闭液 TRIS | 5× Casein Blocker TRIS

5× 酪蛋白封闭液 PBS | 5× Casein Blocker PBS

无蛋白封闭液 | Protein-free Blocker

Durastab™ 系列显色底物

单组份 BCIP/NBT 显色液

单组份 TMB 膜底物

pNPP 底物

单组份 TMB ELISA 底物

Durastab™ 系列发光底物

AP 微孔发光底物 AMPPD

AP 微孔发光底物 APS-5

HRP 微孔发光底物 Plus

HRP 微孔发光底物 EN

ProCide™ 液体防腐剂

ProCide™ 300 液体防腐剂

ProCide™ 950 液体防腐剂

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物！