

DurablotTM 10×无蛋白快速封闭液 10× Protein-free Blocker

DurablotTM 10×无蛋白快速封闭液是新一代不含任何蛋白组分的 10 倍浓缩型 Western 快速封闭液。本封闭液不含动物源性物质且不含蛋白，能有效避免封闭液中的外源蛋白质与蛋白样品之间可能的相互作用，提高目的蛋白检测的准确性不含蛋白质成分，避免蛋白间交叉反应。本产品用于饱和封闭聚苯乙烯微孔板或其他表面，作为免疫印迹（Western blotting）实验的样品（一抗）稀释液、二抗稀释液同时使用，本底更低。。

目录号 Cat no: PFBP

包装规格 Package size: 100mL/ 500mL

缓冲液 Buffer: MOPS

pH 值 pH value: 7.0±0.5

蛋白质 Protein: None

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: 2-8℃

应 用 Application:

Western blot: 用于封闭印迹膜。

用法说明 Instruction:

DurablotTM 无蛋白封闭液需平衡至反应温度，，摇匀后按照 10 倍稀释后使用。

Western blot 印迹膜封闭（示例）：

1. 蛋白转印固定；
2. 封闭：加入适量 1×无蛋白快速封闭液，20-37℃ 孵育一定时间，通常 1-5 分钟均可完成封闭，具体根据实验情况缩短或延长封闭时间。
3. 检测：按照实验步骤进行下一步实验。

推荐同时用无蛋白封闭液稀释一抗、二抗，本底更佳。

相关产品 Related products:

Noise Eliminator™ 系列阻断剂:

干扰消除稀释液 (无蛋白) | Protein-free Noise Eliminator™

干扰消除稀释液 TRIS | Noise Eliminator™ TRIS

干扰消除稀释液 PBS | Noise Eliminator™ PBS

5×干扰消除剂 | 5× Noise Eliminator™

Durastab™ 系列蛋白稳定剂:

包被板稳定剂 | Coating Plate Sealer

抗体稳定剂 | Antibody Stabilizer

HRP 稳定剂 | HRP Stabilizer

AP 稳定剂 | AP Stabilizer

Durablock™ 系列 ELISA 封闭液

BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution

Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution

Durablot™ 系列 Western blot 封闭液

10×酪蛋白封闭液 TRIS | 10× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 TRIS | 5× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 PBS | 5× Casein Blocker PBS

10× 脱脂奶粉封闭液 | 10× Milk Blocker

Durastab™ 系列显色底物

单组份 BCIP/NBT 显色液

单组份 TMB ELISA 底物

单组份 TMB 膜底物

pNPP 底物

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!