

## **TMB 终止液 450**

### **TMB Stop Solution 450**

TMB Stop Solution 450 用于终止 TMB 底物显色反应，终止后的反应产物为黄色，OD 值稳定，适合读取 450nm 吸光度。本产品不含盐酸、硫酸等强酸成分，运输、管理、使用更加安全。

目录号 Cat no: STTY

包装规格 Package size: 500mL/ 1000mL

pH 值 pH value:  $\leq 2$

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: RT

应 用 Application: ELISA

用法说明 Instruction:

ELISA 显色终止步骤:

1. 显色：各孔加入 TMB 显色液 100 $\mu$ L，孵育一定时间，溶液逐渐变蓝。
2. 终止：加入 TMB 终止液 450 各 100 $\mu$ L，终止后，溶液变为黄色。
3. 检测：用酶标仪检测 OD<sub>450</sub> 或 OD<sub>450/630</sub>。

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!