

## 10× 阻断剂 *Choice* Noise Eliminator™ 10× Blocker *Choice*

10× 阻断剂 *Choice* 为含性能优化的异嗜性抗体阻断剂组合、蛋白稳定剂、封闭剂的浓缩溶液，用于添加至免疫检测试剂组分中，可消除异嗜性抗体 (heterophile antibody, HA)、人抗鼠抗体 (HAMA)、类风湿因子 (rheumatoid factor, RF)、基质效应、交叉反应等引起的干扰，从而降低本底、假阳性或假阴性，提高检测结果准确性。本产品为 10 倍浓缩液，按照 10% (V/V) 比例添加至酶标抗体/结合物或样本稀释液中使用。

目录号 Art no.: NETE

包装规格 Package size: 125mL/ 500mL/ 1000mL

缓冲液 Buffer: None

pH 值 pH value: 6~8

保质期 Shelf life: 3 years

储存 Storage: 2-8°C

应用 Application: **ELISA / CLIA/ Western blot / Microarray**

用法说明 Instruction:

10× Noise Eliminator™ *Choice* 为浓缩试剂，请按照 10% (V/V) 比例添加至反应体系中的吡啶脂/异鲁米诺标记物、酶标抗体/结合物或样本稀释液中使用。

示例:

ELISA、Western blot、Microarray 反应体系：用于配制样本稀释液、酶标稀释液。

按照 10% (V/V) 比例添加。

CLIA 反应体系：用于配制吡啶脂/异鲁米诺标记物稀释液、酶标抗体/结合物稀释液。

按照 10% (V/V) 比例添加。

添加量也可根据效果在 5%~15% (V/V) 范围内调整添加量，以节约试剂或提高效果。

**仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!**